

Santrifüj Cihazı Kullanım Talimatı

AMAÇ:

Santrifüj cihazının yararlı ve güvenli kullanılmasını sağlamaktır.

KAPSAM:

Santrifüj cihazının amaca uygun işlem yapabilmesi için açılması, kullanılması ve kapatılması ile ilgili işlem basamaklarını; Aile Sağlığı Çalışanı ve Aile Hekimini kapsar.

UYGULAMA:

Aspiratör cihazını kullanmak için aşağıdaki işlemleri yapınız.

- ✓ Cihazın güç kablosu topraklı prize takılır.
- ✓ On/Off düğmesine basılır.
- ✓ Cihazın kapağı açılır ve numuneler cihaza simetrik olarak yerleştirilir.
- ✓ Kapak kapatılır.
- ✓ Santrifüj cihazının hızı (devir/dakika) ve çalışma süresi belirlenir.
- ✓ İşlem başlatılır.
- ✓ Cihaz işlemi tamamladığında kapak açılır.
- ✓ Deney tüpleri çıkarılır.
- ✓ Cihaz temizlenir ve kapatılır.